

Pipeta de dilución 1:10



Acura® dilute 810

Pipeta de desplazamiento de aire con dos fases precalibradas que permite el pipeteado consecutivo de 1 y 0.1 ml del mismo líquido. La boquilla metálica acepta puntas tipo pajita larga para aspirar en recipientes estrechos o profundos (es decir, en bolsas Stomacher®). Alternativa ideal a las pipetas graduadas de vidrio cuando se realizan diluciones 1:10 de serie en bacteriología. Tres años de garantía.

- Dos volúmenes fijos precalibrados - no se necesita ningún ajuste
- Activación sin problemas, excelente ergonomía
- Filtro de protección de boquilla PE intercambiable
- Sistema Justip™ para ajuste de la altura del eyector de puntas
- Calibración independiente para cada volumen
- Mantenimiento, limpieza y desinfección fáciles
- Enteramente autoclavable a 121°C / 250°F

810

1 + 0.1 ml

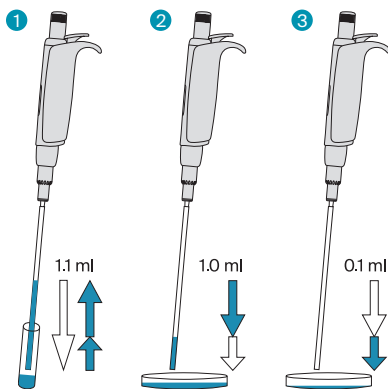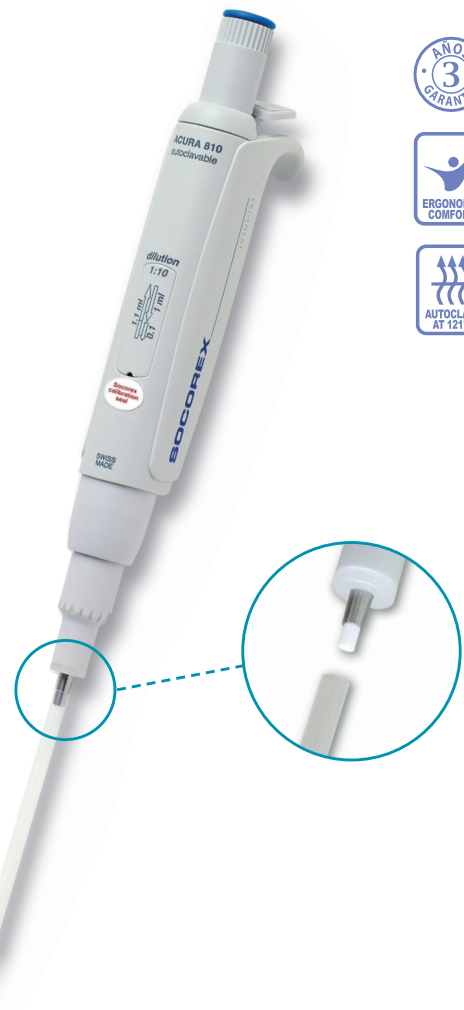


Utilización simple

- 1 Presione completamente el botón del émbolo y después suéltelo lentamente para aspirar 1.1 ml
- 2 Presione el botón del émbolo hasta el primer tope y dispense así 1 ml en una placa de Petri
- 3 Presione el botón del émbolo hasta el segundo tope y dispense así el 0.1 ml residual en la siguiente placa de Petri

Especificaciones técnicas e información de pedido - Instrumento

Volumen	Inexactitud (E%)	Imprecisión (CV%)	Código
1 ml	<± 0.5 %	< 0.4 %	810.1100
0.1 ml	<± 2.0 %	< 2.5 %	

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.

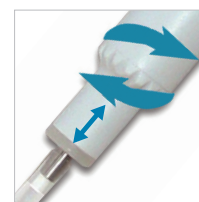

No necesita ajuste

Dos volúmenes fijos en una carrera del émbolo.

Doble calibración innovadora

Se pueden calibrar ambos volúmenes de 1 ml y 0.1 ml independientemente uno del otro. Interruptor de calibración protegido por un sello adhesivo.

Eyector Justip™

Gire hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el eyector con respecto a la posición de la punta tipo pajita en la boquilla.

Puntas de tipo pajita

Polipropileno de primera clase. Tamaño 190 mm. Diseñado especialmente para viales estrechos y bolsas Stomacher®. El gran diámetro (4 mm) evita el bloqueo por las partículas en suspensión.

Información de pedido - Accesorios

Descripción	Embalaje	Código
Puntas tipo pajita, polipropileno, estéril (L: 190 mm, Ø: 4 mm)	40x 25 / caja	313.1119.40
Filtro de protección de boquilla, material PE	100 / caja	322.810
Soporte para pipetas 340 para 3 pipetas	1 / caja	320.340
Soporte de pipetas para repisa 332 para 2 pipetas	1 / caja	320.332
Soporte de pipetas para repisa 332 para 2 pipetas, multipack	4 / caja	320.332.4