

Pipette pour dilution 1:10


L'Acura® dilute 810

Pipette à déplacement d'air pour distribution sans réglage de 1 et 0,1 ml du même liquide grâce à deux volumes pré-calibrés. Cône métallique prévu pour de longs embouts paille. Prélèvement facilité dans des récipients étroits ou sacs Stomacher®. Alternative avantageuse aux pipettes graduées pour dilutions séquentielles 1:10 en bactériologie. Trois ans de garantie.

- Deux volumes fixes pré-calibrés - aucun réglage nécessaire
- Activation sans effort, excellente tenue en main
- Filtre de protection interchangeable en PE
- Mécanisme réglable Justip™ pour l'éjection de la paille
- Etalonnage indépendant de chaque volume
- Entretien, nettoyage et désinfection aisés
- Autoclavable sans démontage à 121°C / 250°F



810

1 + 0.1 ml

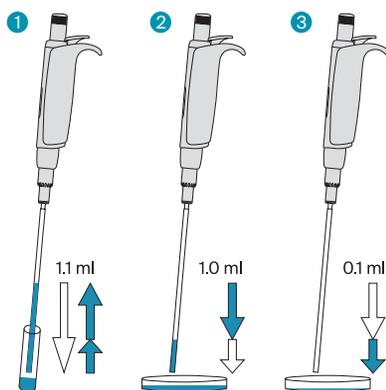

Utilisation simplifiée

- 1 Appuyer à fond sur le bouton-poussoir, relâcher doucement pour aspirer 1.1 ml de liquide.
- 2 Appuyer jusqu'à la première butée, doser 1 ml dans la boîte de Petri ou flacon de culture.
- 3 Appuyer jusqu'à la deuxième butée, doser 0.1 ml dans le récipient suivant.

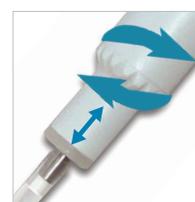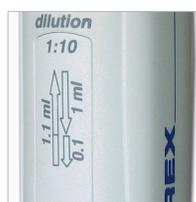

Aucun réglage nécessaire

Deux volumes fixes pré-calibrés pour une seule course du piston.

Etalonnage ingénieux

Chaque volume (1 ml et 0.1 ml) peut être calibré séparément. Curseur de calibration protégé par une pastille autocollante.

Ejecteur réglable Justip™

Tourner à gauche ou à droite pour ajuster l'éjecteur à la position de la paille sur le cône.

Embouts paille

Polypropylène de premier choix. Longueur 190 mm. Spécialement adaptées aux récipients étroits et aux sacs Stomacher®. Diamètre intérieur de 4 mm évite l'obstruction par des particules en suspension.

Performances et commande - Instrument

Volume	Inaccuracy (E%)	Imprecision (CV%)	Cat. No.
1 ml	<± 0.5 %	< 0.4 %	810.1100
0.1 ml	<± 2.0 %	< 2.5 %	

Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à température constante (± 0.5°C) entre 20 et 25°C, selon la norme ISO 8655.

Commande - Accessoires

Description	Emballage	No. cat.
Embouts paille, polypropylène, stériles (L : 190 mm, Ø : 4 mm)	40x 25 / pk	313.1119.40
Filtre de protection, PE	100 / pk	322.810
Support 340 pour 3 pipettes	1 / pk	320.340
Support d'étagère 332 pour 2 pipettes	1 / pk	320.332
Support d'étagère 332 pour 2 pipettes, multipack	4 / pk	320.332.4