

Profiller™ manual 437

Robust und einfach zu handhaben. Dieses Modell bietet eine ergonomische Form für höchsten Komfort und ist extrem leicht. Sanfte Kontrolle der Ansaug- und Abgabefunktionen beim Gebrauch von Glas- oder Plastikpipetten bis zu einem Volumen von 100 ml. Ein Jahr Garantie.

- Saugball mit grosser Kapazität
- Hebel mit sanfter Aktivierungsfunktion
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter
- Wartungsfrei

437

Für Pipetten bis zu 100 ml



Quetschbarer Saugball

Grossvolumiger Silikon-Saugball für ein effizientes Ansaugen einfach zusammendrücken. Falls mehr Saugkraft erforderlich ist, kann dieser auch während des Pipettierens betätigt werden.

Präzise Kontrolle

Der Aktivierungs-Daumenhebel, für Links- und Rechtshänder, erlaubt die einfache Kontrolle der Ansaug- und Pipettiergeschwindigkeit.

Ausblas-Knopf (blow-out)

Bei der Nutzung von Pipetten mit Ausblas-System den grossen Knopf betätigen, um rückständige Flüssigkeit auszustossen.



Schutzfilter

Ein auswechselbarer hydrophober Membranfilter bietet einen effektiven Schutz vor luftübertragener Kontamination während des Ansaugens und Pipettierens.

Pipettenhalter

Die konische Form des Silikon-Pipettenhalters garantiert perfekte Dichte bei jeder graduierten Glas- oder Plastikpipette. Autoklavierbar.

Bestellinformationen - Profiller™ manual 437

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Profiller™ manual 437, blauer Saugball	1 / Vpk	437.100

Profillette™ 406

Die kostengünstige und einfach zu handhabende Pipettierhilfe ist passend für graduierte Glas- und Plastikpipetten. Durch das Drehen am Rad wird die Flüssigkeit angesaugt. Schnelle Abgabe durch Betätigung des Knopfes des Lufterlassventil oder schrittweise Abgabe durch behutsames Drehen am Rad.



406

2 ml
10 ml
25 ml

- Einhändige Bedienung
- Einfaches Befüllen und Abgeben
- Lufterlassventil zur schnellen Verteilung
- Farbcodierung pro Grösse
- Wartungsfrei

Bestellinformationen - Profillette™ 406

Volumen	Farbe	Verpackung	Kat. Nr.
2 ml	Blau	1 / Vpk	406.002
10 ml	Grün	1 / Vpk	406.010
25 ml	Rot	1 / Vpk	406.025
2 / 10 / 25 ml	assortiert	3 / Vpk	406.300

Bestellinformationen - Zubehör

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Profillette™ 406		
Ersatz-Pipettenhalter, Silikon	1 / Vpk	1.406.01
Ersatz-Schraubkappe	1 / Vpk	1.406.02
Profiller™ manual 437		
Membranfilter, 0.45 µm	5 / Vpk	322.447
Silikon-Pipettenhalter	1 / Vpk	1.437.01
Konus - weiss	1 / Vpk	1.437.02